


INFINOPTIX


隨身型光學顯微鏡 / 728U 使用說明書

概述

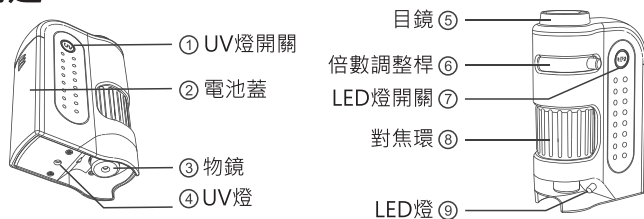


電池安裝

1. 按照箭頭方向推出電池蓋②。
2. 按照電池極性放入AA電池*1。
3. 將電池蓋②按照箭頭方向推回卡緊。

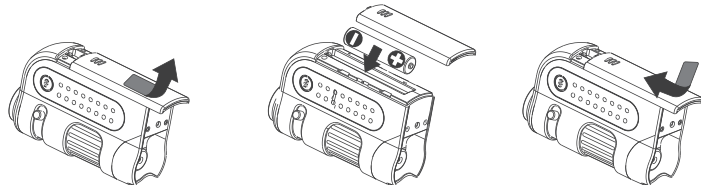


UV燈使用方式

1. 持續按壓UV燈開關①，保持UV燈④開啟。
2. 放開UV燈開關①，UV燈④立即關閉。
3. LED燈⑨開啟時，按壓UV燈開關①，LED燈⑨會自動關閉。

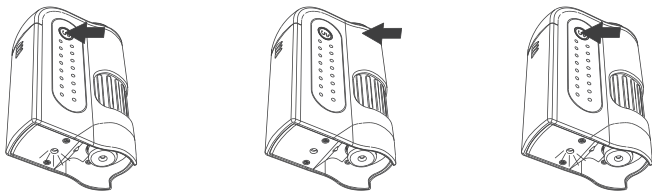


顯微鏡使用方式

1. 開啟LED燈開關⑦。
2. 將物鏡③對置於觀察物上方。
3. 順 / 逆時針調整倍數調整桿⑥至合適倍數。

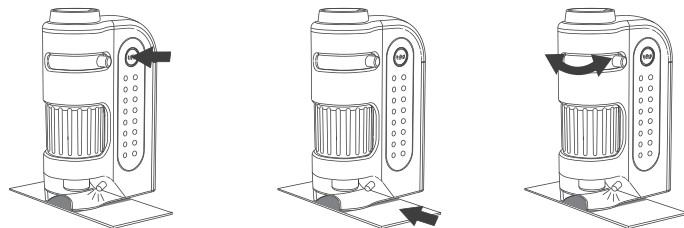

4. 順 / 逆時針調整對焦環⑧至畫面清晰。
5. 觀察完畢後，按壓LED燈開關⑦關閉電源。

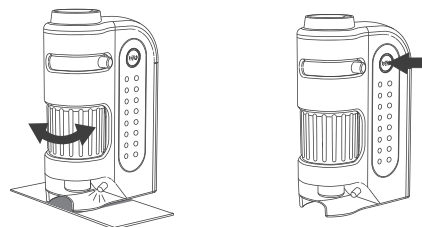

相關規格

倍率	60X~120X	光學變焦	2X
出瞳距離	10~14mm	電池需求	AA*1
尺寸	59*30*92mm	重量	61g

安全及使用須知

1. 請勿以本產品直視太陽或任何強光，以免對視力造成傷害。
2. 長時間開啟LED光源會導致產品發熱，屬正常現象。
3. 如長時間不使用本產品，請將電池取出避免電池漏液損壞產品。