

20000006807

LR 1000 lid holder_042015

IKA®

Montageanleitung Assembly instructions Instructions d'assemblage

LR 1000.70



Beachten Sie die Betriebsanleitung des LR1000 basic und LR 1000 control!

Observe the Operating instructions of the LR 1000 basic and control!

Veuillez respecter les instruction du mode d'emploi du LR 1000 basic et control!

Ursprungssprache

DE

Sicherheitshinweise

- Der Deckelhalter **LR 1000.70** ist nur für den Deckel der **IKA® LR 1000** Reaktorgefäße geeignet.
- Der Halter muss mit der Griffschraube handfest an der Stativstange befestigt sein. Achten Sie dabei darauf, dass die Stativstange aus der Halteröffnung heraus ragt. Prüfen Sie den fester Sitz in regelmäßigen Abständen.
- Achten Sie auf den richtigen Sitz des Deckels in der Halterung.
- Entfernen Sie Antriebe wie zum Beispiel Dispergierantriebe oder sonstige Auf-, Anbauten vom Deckel, bevor dieser in die Halterung eingehängt wird.
- Transportieren Sie den Laborreaktor nicht, wenn sich der Deckel in der Halterung befindet.

Source language: German

EN

Safety instructions

- The lid holder **LR 1000.70** is only suitable for the lid of the reactor vessels of **IKA® LR 1000**.
- Mount the holder to the support rod with the hand knob screw (hand-tight). Make sure that the top of the support rod looks out of the holder. Tight fit must be checked at regular intervals.
- Ensure correct fit of the lid in the holder.
- Remove equipment such as disperser drives or other attachments from the lid/cover before the lid is mounted in the holder.
- Do not transport unit while the lid is in the holder.


Langue d'origine: allemand

FR

Consignes de sécurité

- Le support pour couvercle **LR 1000.70** est adapté uniquement au couvercle des cuves de réaction **IKA® LR 1000**.
- Le support doit être fixé à la main sur la tige de statif avec la vis à poignée. Veillez à ce que la tige de statif dépasse de l'ouverture du support. Contrôlez la bonne fixation à intervalles réguliers.
- Vérifiez que le couvercle est posé correctement dans le support.
- Retirez les entraînements tels que l'entraînement du disperseur ou d'autres équipements et éléments rapportés du couvercle avant d'accrocher ce dernier dans le support.
- Ne transportez pas le réacteur de laboratoire si le couvercle se trouve dans le support.

Montage / Assembling / Assemblage

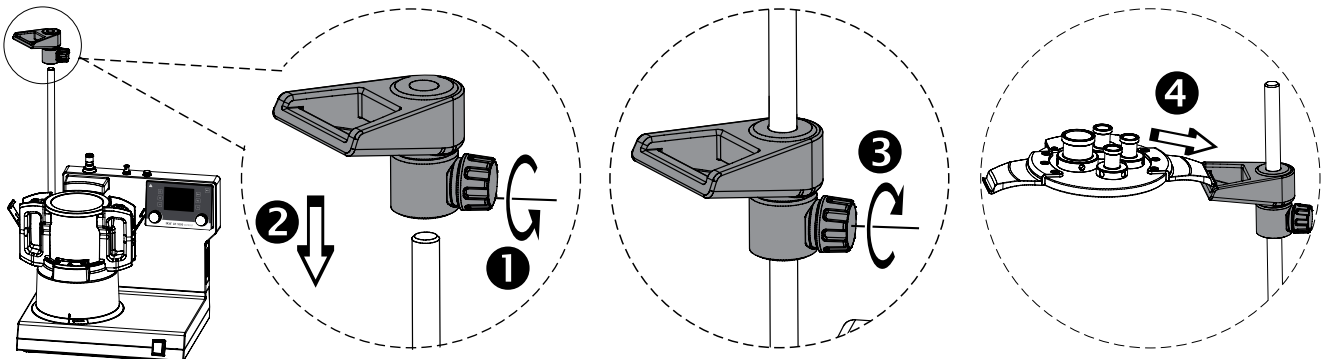

IKA®-Werke GmbH & Co.KG

Janke & Kunkel-Str. 10


D-79219 Staufen

Tel. +49 7633 831-0

Fax +49 7633 831-98

sales@ika.de

www.ika.com

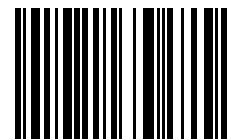

20007179