



designed for scientists

HB 10.3

5

/// DEUTSCH

6

/// ENGLISH

7

/// FRANÇAIS


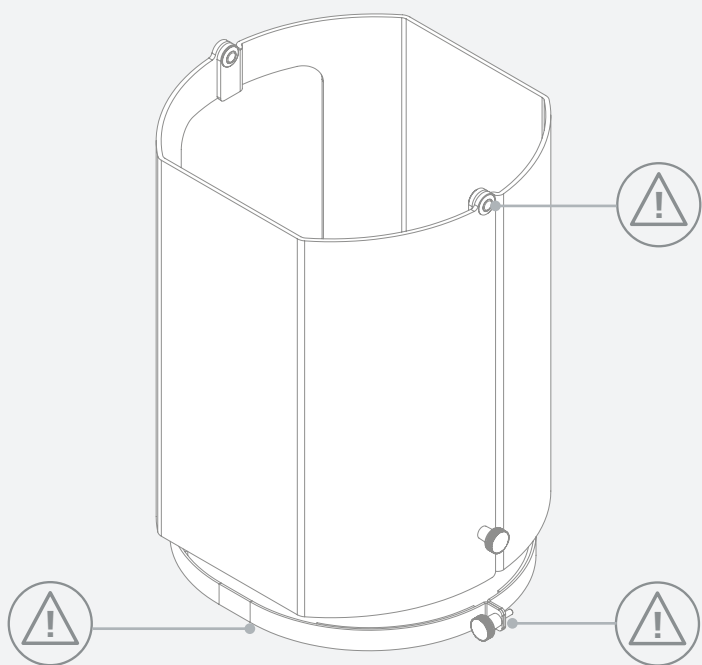


Fig. 1

- › Beachten Sie die Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise des Heizbades (HB digital, HB eco) und des Rotationsverdampfers (RV 3, RV 8, RV 10).
- › Betreiben Sie das Gerät nur unter einem allseitig geschlossenen Abzug oder einer vergleichbaren Sicherheitseinrichtung.

Montage

- › Lösen Sie die seitliche Rändelschraube am Haltebügel.
- › Öffnen Sie den Haltebügel und setzen Sie die Schutzhaube auf den seitlichen Griffe des Heizbades ab.
- › Schließen Sie den Haltebügel und ziehen Sie die seitliche Rändelschraube wieder an.

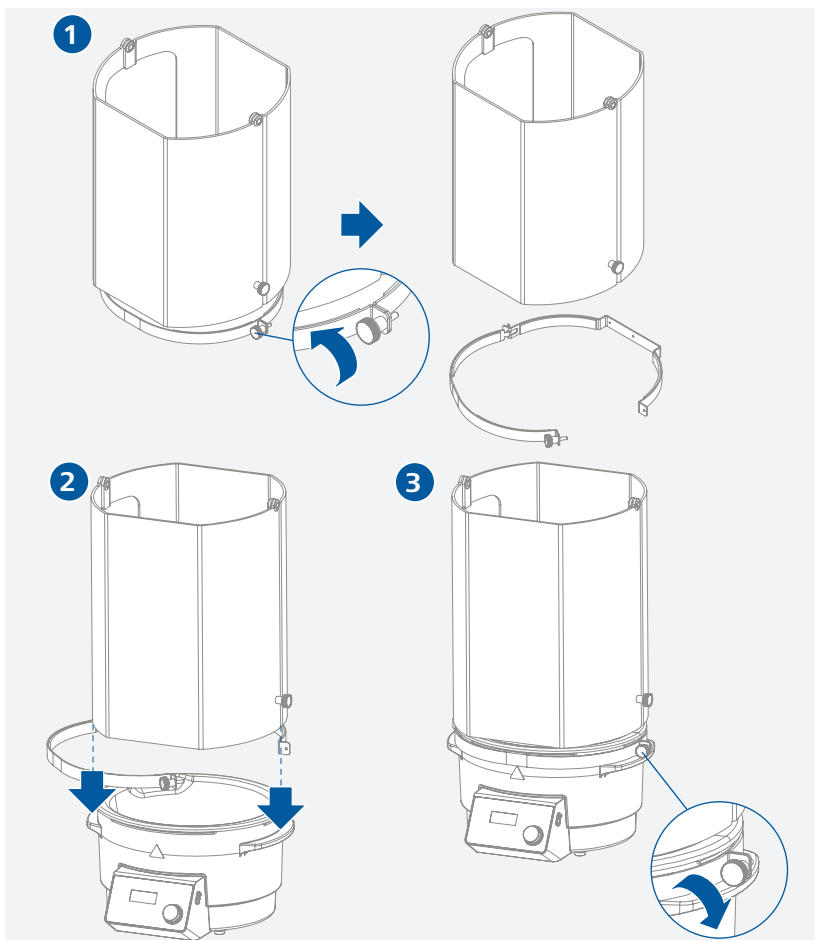

Reinigung


- › Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches Tuch und lauwarmes Wasser.

Safety instructions

- › Note the operating instructions, in particular the safety instructions, for the heating bath (HB digital, HB eco) and the rotary evaporator (RV 3, RV 8, RV 10).
- › Only use the device under an all side-closed exhaust, or a comparable protective device.

Assembly

- › Loosen the knurled screw on the side of the retaining bracket.
- › Open the retaining bracket and place the protective cover on the side handles of the heating bath.
- › Close the retaining bracket and tighten the knurled screw.

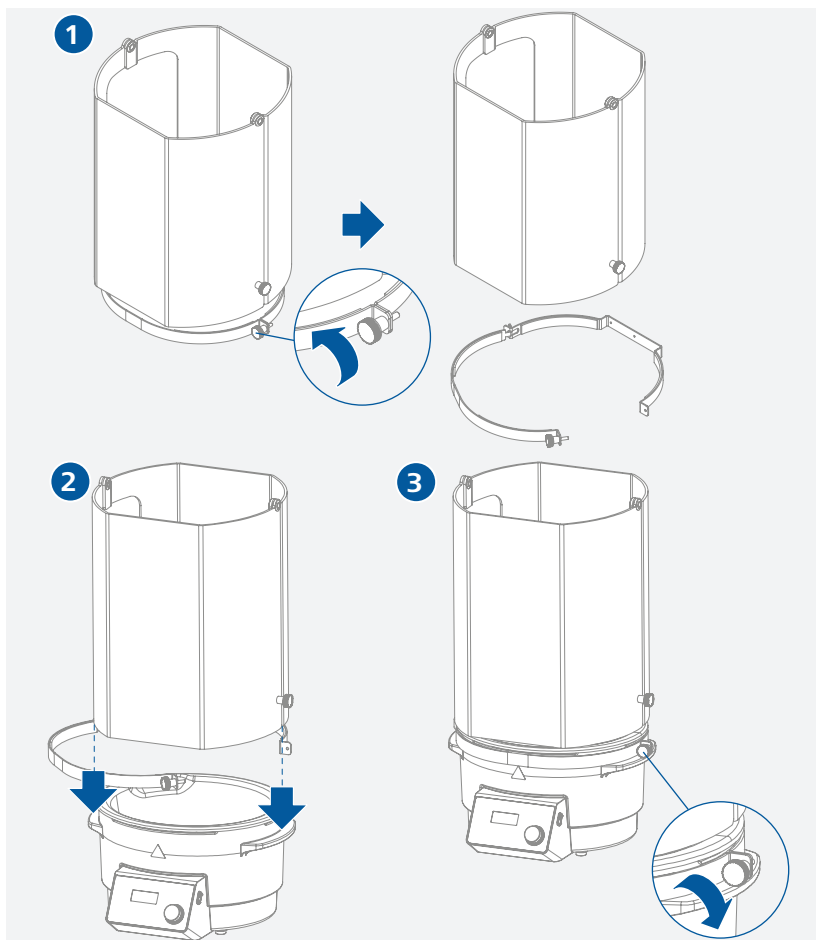

Cleaning

- › Use a soft rag and tepid water for cleaning.


Consignes de sécurité

FR

- › Notez le mode d'emploi, particulièrement les conseils de sécurité, du bain chauffant (HB digital, HB eco) et du évaporateurs rotatif (RV 3, RV 8, RV 10).
- › Utilisez seulement l'appareil sous un système d'aspiration ou un dispositif de protection équivalent.

Montage

- › Desserrez la vis moletée latérale sur le support de retenue.
- › Ouvrez le clip de fixation et placez le couvercle de protection sur les poignées latérales du bain chauffant.
- › Fermez le clip de fixation et serrez la vis moletée latérale.

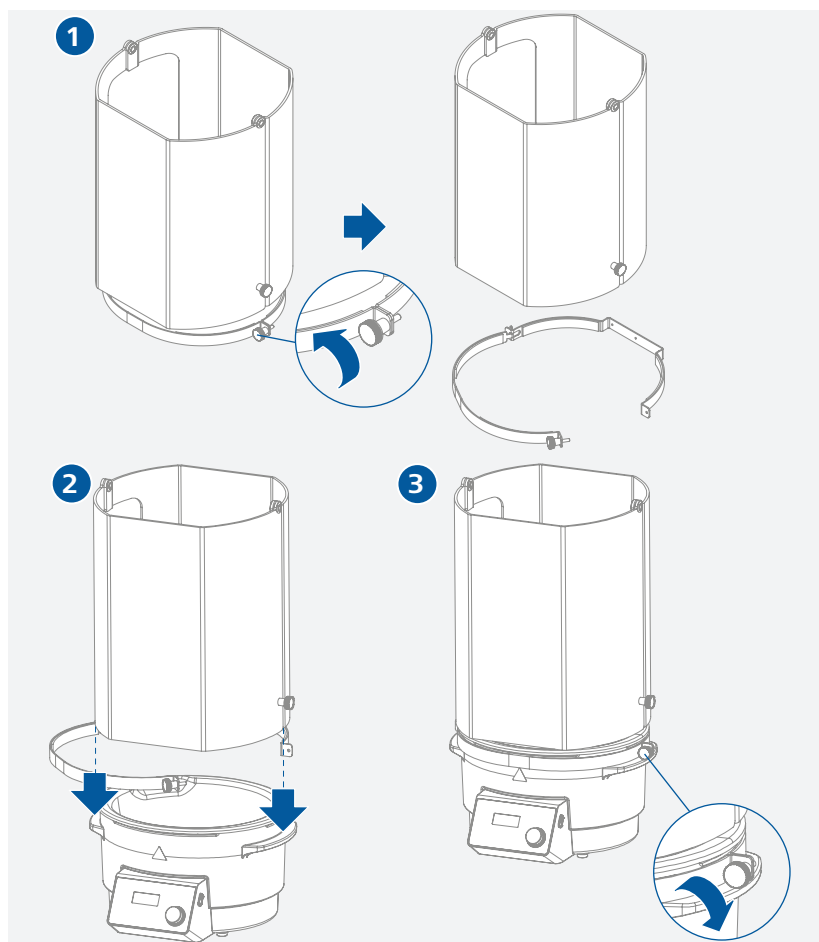

Nettoyage

- › Utilisez un chiffon doux et de l'eau tiède pour la nettoyage.



designed for scientists

IKA-Werke GmbH & Co. KG

Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Germany

Phone: +49 7633 831-0, Fax: +49 7633 831-98

eMail: sales@ika.de

USA

IKA Works, Inc.

Phone: +1 910 452-7059

eMail: usa@ika.net

KOREA

IKA Korea Ltd.

Phone: +82 2 2136 6800

eMail: sales-lab@ika.kr

BRAZIL

IKA Brasil

Phone: +55 19 3772 9600

eMail: sales@ika.net.br

MALAYSIA

IKA Works (Asia) Sdn Bhd

Phone: +60 3 6099-5666

eMail: sales.lab@ika.my

CHINA

IKA Works Guangzhou

Phone: +86 20 8222 6771

eMail: info@ika.cn

POLAND

IKA Poland Sp. z o.o.

Phone: +48 22 201 99 79

eMail: sales.poland@ika.com

JAPAN

IKA Japan K.K.

Phone: +81 6 6730 6781

eMail: info_japan@ika.ne.jp

INDIA

IKA India Private Limited

Phone: +91 80 26253 900

eMail: info@ika.in

UNITED KINGDOM

IKA England LTD.

Phone: +44 1865 986 162

eMail: sales.english@ika.com

VIETNAM

IKA Vietnam Company Limited

Phone: +84 28 38202142

eMail: sales.lab-vietnam@ika.com

Discover and order the fascinating products of IKA online:

www.ika.com



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide

Technical specifications may be changed without prior notice.